

Handhabung der Versandverpackung

Ankunft

1



Sie erhalten das verschlossene Paket:

2



Öffnen Sie die Sendung, indem Sie die Lasche oben links vorsichtig abreißen. Ein Reißfaden hilft hier beim Abziehen der Lasche. Nun können Sie die Sendung öffnen.

3



Jetzt kann die obere Klappe (Fensterseite) geöffnet werden.
Achtung! Ein weiteres Aufreißen der Packung ist nicht erforderlich und würde die Versandverpackung für den Rückversand unbrauchbar machen.

4



Nun können Sie den Inhalt der Sendung entnehmen. Die bereits eingelegten Blister (schwarze Einleger) können für den Rückversand und das leichtere Einsortieren der Dosimeter wieder verwendet werden.
Wichtig! Legen Sie den Rücksendeaufkleber für die Rücksendung beiseite (Rückversand).¹

¹ Der Rückversand ist bei Benutzung des Rücksendeaufklebers der Versandverpackung als Briefpost bei der Deutschen Post AG kostenlos.

Rückversand

1



Für die Rücksendung kann die geleerte Sendung, nun mit den getragenen Dosimetern gefüllt werden. Legen Sie auf jeden Fall **über** die Dosimeter den Zuordnungs- und Änderungsbogen.² Um das Paket wieder sicher zu verschließen, ziehen Sie einfach die rote Folie über dem Klebestreifen ab.

2



Achtung! Dabei nicht den Klebestreifen abziehen.

Drücken Sie nun die obere Klappe (Fensterseite) auf den nun freiliegenden Klebestreifen.

3



Bitte kleben Sie nun den bereits beiseitegelegten Rücksendeaufkleber auf die Seite mit dem offenen Fenster der Verpackung. Ziehen Sie dazu die Folie auf der Rückseite des Aufklebers ab. **Wichtig!** Der Aufkleber muss die Vorderseite ganz bedecken (Fensterseite), wobei der

Klebestreifen im Bereich des Fensters nicht abgezogen werden sollte. Bitte sichern Sie die rechte und die linke Seite der Packung durch einen Klebestreifen (z.B. Tesafilm).

Bei weiteren Fragen zum Versand schauen Sie gerne auf unsere Internetseite unter www.dosimetrie.de. Gerne sind wir auch persönlich für Sie erreichbar unter 0231 4502-518 oder schreiben Sie uns eine E-Mail bestell.dosimetrie@mpanrw.de

² Falls Sie keine Änderungen in den Zuordnungen vorgenommen haben, können Sie auch einen DIN A4 Bogen verwenden, auf dem sich Ihre Anschrift und Betriebs-Nr. befinden. Der Bogen dient dazu die Dosimeter in der Versandverpackung zu schützen.